

INCUBAT®80 / INCUBAT®85

Kompakte Inkubatoren für Praxis und Labor

Universell und zukunftsicher

Auch ein kleiner Brutschrank sollte universell verwendbar und damit hinsichtlich künftiger Entwicklungen zukunftsicher sein. Bei den MELAG Brutschränken INCUBAT®80 und INCUBAT®85 kann deshalb für alle Wärmebehandlungen im Labor die erforderliche Temperatur in einem Bereich von 30 bis 60°C eingestellt werden.

Geringer Platzbedarf

Weil im Labor oft wenig Platz vorhanden ist, bietet der INCUBAT® serienmäßig die Möglichkeit zur Wandaufhängung. Außerdem ist die Aufstellfläche trotz des großen Nutzraumes sehr klein: 27 x 14cm für den INCUBAT®80, und 27 x 18cm für den INCUBAT®85

Ausstattung

Der INCUBAT®80 und der INCUBAT®85 haben ein Gehäuse aus lackiertem Stahl, der Innenraum ist aus Aluminium gefertigt. Beide Geräte haben das gleiche Design, der Unterschied liegt nur in der Gehäusetiefe und damit auch in der Tiefe des Innenraums: Der INCUBAT®85 hat eine Tiefe von 16cm der INCUBAT®80 eine Tiefe von 12cm. Beide INCUBAT® besitzen einen automatischen, präzisen Kapillar-Temperaturregler, der die vorgewählte Temperatur regelt. Der Reglerknopf ist durch einen Feststeller auf die im Werk justierte Temperatur von 37°C fixiert und gegen unbeabsichtigtes Verstellen gesichert. Andere Tempera-

turen von 5°C oberhalb der Raumtemperatur bis 60°C können nach Lösen des Feststellers durch Drehen des Reglerknopfes gewählt und justiert werden. Der Thermostat hat bei einer Temperatur von 37°C eine Genauigkeit von $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Mit dem Netzschalter wird der INCUBAT® ein- bzw. ausgeschaltet, Signallampen für "Netz ein" und "Heizung" zeigen die Funktion des Gerätes an. Weil im Labor oft wenig Platz vorhanden ist, besitzen der INCUBAT®80 und der INCUBAT®85 eine serienmäßige Wandaufhängung. Die Spannungsversorgung erfolgt bei 230V / 50Hz.


Technische Daten:

| Typ | Innen (in cm) | Außen (in cm) | Leistung | Gewicht |
|------------|-----------------|-----------------|----------|---------|
| INCUBAT®80 | BxHxT: 15x30x12 | BxHxT: 27x42x14 | 130 Watt | 5Kg |
| INCUBAT®85 | BxHxT: 15x30x16 | BxHxT: 27x42x18 | 150 Watt | 5,5Kg |



Zubehör:

- ① Einlegeboden (Nr. 81)
- ② Diagnostikgestell für:
Harndiagnostik, \varnothing 26mm (Nr. 86)
Speicheldiagnostik, \varnothing 32mm (Nr. 82)
- ③ Petrischalengestell für 8 Petrischalen, 10cm (Nr. 83)
- ④ Reagenzglasgestell für 30 Reagenzgläser \varnothing 16mm (Nr. 84)

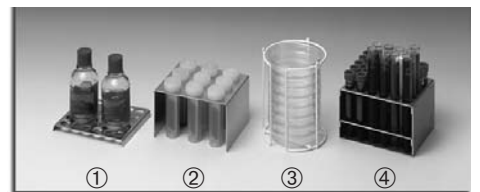

Beide INCUBAT können gleichzeitig aufnehmen:
3 Einlegeböden oder
3 Harndiagnostikgestelle oder
1 Harndiagnostik- und 1 Reagenzglasgestell oder
1 Harndiagnostik- und 1 Petrischalengestell oder
2 Petrischalengestelle

Qualität - made in Germany

MELAG

www.melag.com